

Kezelési útmutató a WATERS 746-os kétcsatornás integrátorhoz

Bekapcsolás: a készülék hátoldalán, jobbra található kapcsolóval.

Papíradagolás: ügyeljünk a kijövő regisztráló papírra, hogy az nehogyan visszakerüljön a nyomtatóhenger alá. Ha mégis megtörtént a baj, akkor a nyomtatót **ki kell kapcsolni**, és csak ezt követően szabad a papírt kiszabadítani, a nyomtatóhenger óvatos visszaforgatásával! Célszerű a lapokat folyamatosan, a perforáció mentén letépni és sorrendben (oldalszámozva) gyűjteni!

Működtetés: a legfontosabb billentyűfunkciók alapján.

Mérés előtt

CHART SPEED: javasolt beírandó érték az 1, majd ENTER (1 cm/perc papírsebesség)

ATTEN: javasolt beírandó érték (oldószerek azonosítása feladathoz) 4, majd ENTER (4 mV jelterjedelem a papír szélességén)

PLOT ON: alapvonal-követés és alapvonal beállítás (a GC-n található potenciométerekkel) a regisztráló papír bal oldalához (éppen térjen ki végállásból a csúszka), majd **SHIFT PLOT ON (PLOT OFF):** az alapvonal-követés kikapcsolása.

Kromatogram felvétele

PLOT AUTO lenyomása után a mintát injektáljuk és az $\frac{\text{INJ}}{\text{END}}$ A -val indítjuk a felvételt.

Leállítás a $\frac{\text{INJ}}{\text{END}}$ A újbóli megnyomásával.